

LaboDoser-10

Használati útmutató

Az eredeti utasítások fordítása



CE

Dok. sz.: 16377026-02_A_hu
Kiadás dátuma: 2023.01.12

Szerzői jog

A jelen kézikönyv tartalmának tulajdonosa a Struers ApS. A Struers ApS írásos engedélye nélkül a kézikönyv bármely részének sokszorosítása tilos.

Minden jog fenntartva. © Struers ApS 2023.03.30.

Tartalomjegyzék

1	Tudnivaló a kézikönyvről	4
2	Kezdő lépések	4
2.1	Eszközleírás	4
2.2	Ellenőrizze a csomagjegyzéket.	5
2.3	A berendezés kicsomagolása	5
3	Telepítés	6
4	A LaboDoser-10 használata	6
5	Kenőanyag/szuszpenzió módosítása	7
6	Karbantartás és szerviz	7
7	Gyártó	7

1 Tudnivaló a kézikönyvről



VIGYÁZAT

A Struers-berendezést csak a berendezéshez mellékelt használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni.



Megjegyzés

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.




Megjegyzés

Részletes információkért tekintse át a jelen kézikönyv online változatát.

2 Kezdő lépések


2.1 Eszközleírás

LaboDoser-10 a következőre szerelve: LaboPol

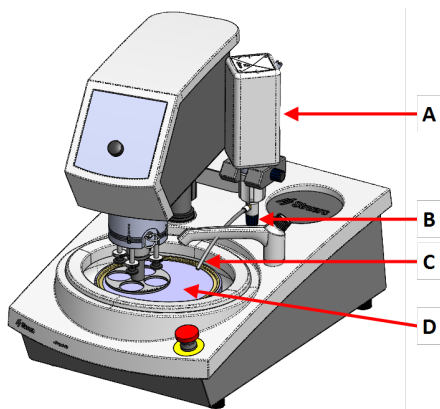

- A LaboDoser-10 szuszpenzió-/kenőanyagpalack
- B Szabályozható szelep
- C Adagolófúvóka
- D Mintakészítő tárcsa

LaboDoser-10 egység LaboDoser-10 asztalállványra szerelve

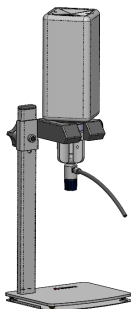

2.2 Ellenőrizze a csomagjegyzéket.

A csomagolás a következő tételeket tartalmazza:

Darab	Leírás
1	LaboDoser-10 egység 1 literes palackkal
1	Imbuszkulcs, 3 mm
1	Konzol adagolókarhoz
2	Belső hatlapfejű csavarok
1	Használatiútmutató-készlet

2.3 A berendezés kicsomagolása



Megjegyzés

Javasoljuk, hogy minden eredeti csomagolást és szerelvényt őrizzen meg későbbi használatra.

1. Vágja el a csomagolószalagot a doboz tetején.
2. Távolítsa el a laza alkatrészeket.
3. Vegye ki az egységet a dobozból.

3 Telepítés



Tipp


Ha a kenőanyagot vagy a szuszpenziót huzamosabb ideig nem kívánja használni, vegye ki a palackot a palacktartóból, és tárolja függőlegesen.

A LaboDoser-10 a következő egységek tartóoszlopára szerelhető fel:

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

Eljárás

- A Szuszpenzió-/kenőanyagpalack
- B Adagolókar
- C Szabályozható szelep
- D Adagolófűvőka

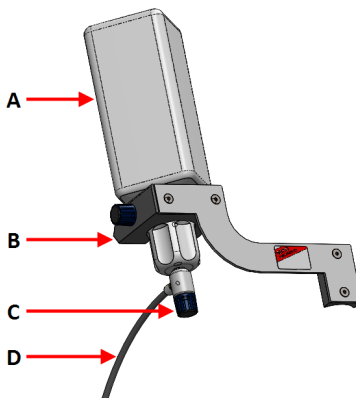

1. A konzol és a két csavar használatával szerelje fel az adagolókart a gép tartóoszlopára.
2. Csatlakoztassa a palack kupakját a szabályozható szeleppel egy Struers szuszpenzió-/kenőanyagpalackhoz.
3. Helyezze be a palackot az adagolókarba.

4 A LaboDoser-10 használata

A kezelő egy szelep beállításával szabályozhatja, hogy elegendő szuszpenzió vagy kenőanyag jusson az előkészítő tárcsára.

1. Helyezze az adagolófűvókát az optimális pozícióba az előkészítő tárcsa fölé.
2. Nyissa ki a szelepet, és állítsa be a suszpenzió/kenőanyag adagolási szintjét.
3. Ha az előkészítő lépés befejeződött, zárja el a szelepet az adagolás leállításához.

5 Kenőanyag/szuszpenzió módosítása

A Struers minden fogyóeszköze külön kupak használatát javasolja.

A palack kupakjának más fogyóeszkővel való használata:

1. Távolítsa el a palackot.
2. Tartsa szorosan a palackot, és távolítsa el a kupakot.
3. Űrítse ki a palackot, és töltsse fel enyhe szappanos oldattal.
4. Nyissa ki a szelepet, és tisztítsa ki az adagolófűvókát.
5. Cserélje ki a szappanos vizet tiszta vízre, és ismételje meg a fenti eljárást.
6. Helyezze a kupakot egy Struers kenőanyag-/szuszpenziópalackra.

6 Karbantartás és szerviz

Műszaki kérdések és pótalkatrészek

Ha műszaki kérdése van, vagy ha pótalkatrészeket rendel, adja meg a sorozatszámot és a feszültséget/frekvenciát. A sorozatszám és a feszültség a gép típus tábláján van feltüntetve.

7 Gyártó

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dánia
Telefon: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

A gyártó felelőssége

Az alábbi korlátozásokat be kell tartani, mivel a korlátozások megsértése a Struers jogi kötelezettségeinek elvesztéséhez vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv szövegében és/vagy illusztrációiban található hibákért. A jelen kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A kézikönyv olyan tartozékokat vagy alkatrészeket is említhet, amelyek nem szerepelnek a berendezés szállított változatában.

A gyártó csak akkor tekinthető felelősnek a berendezés biztonságára, megbízhatóságára és teljesítményére gyakorolt hatásokért, ha a berendezést a használati utasításnak megfelelően használják, szervizelik és tartják karban.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library