

Programmes

PROGRAMME 1

Durée: 1 minute
Utilisation type: Nettoyage après prépolissage plan ou polissage diamanté

PROGRAMME 2

Durée: 1 ½ minute
Utilisation type: Nettoyage après prépolissage fin sur MD-Allegro/Largo

PROGRAMME 3

Durée: 2 minutes
Utilisation type: Nettoyage final, nettoyage après polissage OP avec de l'air soufflé lors du séchage.



SPÉCIFICATIONS

Lavamin

Unité de nettoyage des échantillons pour le nettoyage des porte-échantillons jusqu'à 160 mm de diam. et pour les échantillons individuels dans les plaques porte-échantillons pour Tegramin-25, -30, TegraForce-5 et RotoForce-4. Le dispositif de mise à niveau et les bagues de maintien de 25 mm, 30 mm, 40 mm et 50 mm de diam. sont incluses.

No. de cat.

06236133

ACCESSORIES

Dispositif de mise à niveau pour le réglage des bagues de maintien sur les échantillons individuels pour Lavamin

Pour les échantillons cylindriques de 25 mm, 30 mm; 40 mm et 50 mm de diam.

No. de cat.

06236920

Bagues de maintien pour les échantillons de 25 mm de diam.

Pour retenir les échantillons individuels dans les plaques porte-échantillons pour un nettoyage dans Lavamin. 15 bagues.

06236910

Bagues de maintien pour les échantillons de 30 mm de diam.

Pour retenir les échantillons individuels dans les plaques porte-échantillons pour un nettoyage dans Lavamin. 15 bagues.

06236911

Bagues de maintien pour les échantillons de 40 mm de diam.

Pour retenir les échantillons individuels dans les plaques porte-échantillons pour un nettoyage dans Lavamin. 15 bagues.

06236912

Bagues de maintien pour les échantillons de 50 mm de diam.

Pour retenir les échantillons individuels dans les plaques porte-échantillons pour un nettoyage dans Lavamin. 15 bagues.

06236913

Applicateur pour bagues de retenue

Pour appliquer et ajuster les bagues de retenue pour une utilisation avec Lavamin.

Pour les échantillons de 25 mm de diamètre

06236921

Pour appliquer et ajuster les bagues de retenue pour une utilisation avec Lavamin.

Pour les échantillons de 30 mm de diamètre

06236922

Pour appliquer et ajuster les bagues de retenue pour une utilisation avec Lavamin.

Pour les échantillons de 40 mm de diamètre

06236923

Pour appliquer et ajuster les bagues de retenue pour une utilisation avec Lavamin.

Pour les échantillons de 50 mm de diamètre

06236924

Couvercle caoutchouc

Pour maintenir en place les échantillons petits et légers, pour les plaques porte-échantillons pour Tegramin-25, TegraForce et RotoForce. Pour une utilisation avec Lavamin.

Pour les plaques porte-échantillons de 140 mm de diamètre

06236925

Pour maintenir en place les échantillons petits et légers, pour les plaques porte-échantillons pour Tegramin-30. Pour une utilisation avec Lavamin. Pour les plaques porte-échantillons de 160 mm de diamètre

06236926



Pour en savoir davantage
sur le nettoyage
automatique et Lavamin
www.struers.com/lavamin

VOIR LA VIDÉO

Les équipements Struers sont conformes aux dispositions des directives internationales ainsi qu'aux standards qui y sont rattachés. (Pour plus de détails, veuillez contacter votre fournisseur local)

Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des perfectionnements. Nous nous réservons donc le droit de pratiquer des changements sur nos produits sans avis préalable.